

PRODUKTINFORMATION

Formaldehyd-Bindemittel FSC-1

Zur schnellen Aufnahme von Formaldehyd Verschüttungen

Zusammenfassung

- + **Einfach anzuwenden:** Streudose öffnen, Papierschutz eindrücken, großzügig auf die Verschüttung streuen. Kurze Einwirkphase, anschließend zügig mit Schaufel und Schieber aufnehmen und im Abfallbeutel / Abfallbehälter mit einem Kabelbinder luftdicht verschließen. Danach gemäß den Abfallentsorgungsschlüssel 07 01 04* entsorgen.
- + **Anwendungsbereich:** Formaldehyd-Verschüttungen, 4% (z.B. in der Pathologie)
- + **Bindeeigenschaft:** Für Formaldehyd - keine Gewähr für andere Chemikalien!
- + **Schutzkleidung tragen bei der Beseitigung von Verschüttungen:** Geprüfte PSA (Kittel, Schutzhandschuhe, Schutzüberschuhe) der höchsten Kategorie III mit nachgewiesenem Schutz vor Formaldehyd tragen. Auf die entsprechenden Permeationszeiten achten! Zusätzlich eine gasfiltrierende Atemschutzmaske und Korbrille tragen und für ausreichende Belüftung sorgen.
- + **Entsorgung des Abfallgemisches:** Besonders überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel: 07 01 04*); getrennt sammeln und luftdicht entsorgen!

Ausführung

Produkt	Formaldehyd-Bindemittel FSC-1
Artikelnummer	100113

Materialeigenschaften

Aufnahmefähigkeit	1 g FSC-1 = Ø 245 g Formaldehyd 4%
Dosen – Inhalt	312 g Bindemittel
Lagerung	Im verschlossenen Behälter, dunkel, kühl und trocken

Hersteller/ Distributor

Hersteller: Safetec of America Inc., USA.
Distributor: Berner International GmbH,
Werner-von-Siemens-Str. 19, 25337 Elmshorn, Tel: +49 4121 4356 - 0, Fax: +49 4121 4356 - 20,
info@berner-safety.de, www.berner-safety.de