

PRODUKTINFORMATION

Berner Formaldehyd-Bindemittel-Set Safetec FSC-1

Zur schnellen Aufnahme von Formaldehyd-Verschüttungen

Anwendungsbereich und Eigenschaften

- + **Anwendungsbereich:** Formaldehyd-Verschüttungen, 4% (z.B. in der Pathologie)
- + **Anwendung:** 1. Persönliche Schutzausrüstung anziehen. 2. Formaldehyd Bindemittel Streudose öffnen, Papierschutz eindrücken und großzügig auf die Verschüttung streuen. Kurze Einwirkphase, anschließend zügig mit Schaufel und Schieber aufnehmen und im beiliegenden Abfallbeutel/Abfallbehälter mit einem Kabelbinder luftdicht verschließen. 3. Anschließend alle verwendeten Artikel gemäß den Abfallentsorgungsschlüssel 07 01 04* entsorgen.
- + **Bindeeigenschaft:** Für Formaldehyd - keine Gewähr für andere Chemikalien!
- + **Persönliche Schutzkleidung (PSA) bei der Beseitigung von Verschüttungen:** Baumustergeprüfte PSA (Kittel, Schutzhandschuhe, Schutzüberschuhe) der höchsten Kategorie III mit nachgewiesenem Schutz vor Formaldehyd tragen. Auf die entsprechenden Permeationszeiten achten! Zusätzlich eine gasfiltrierende Atemschutzmaske (nicht enthalten) und Korbbrille tragen und für ausreichende Belüftung sorgen.
- + **Vor der Anwendung:** Auf Beschädigungen prüfen! Beschädigte PSA nicht verwenden!
- + **Produkteigenschaften:** Formaldehyd Bindemittel, Formalin Spill control (FSC), 312 g (Aufnahmefähigkeit: 1 g Bindemittel = Ø 245 g Formaldehyd 4%) Berner Schutzhandschuhe Manu Prene XP1 aus Polychloropren, steril, (Permeationszeit bei 37% Formaldehyd > 480 min, Leistungsstufe 6), Berner Schutzkittel1, (Permeationszeit bei 4% Formaldehyd 480 min, Leistungsstufe 6), Berner Schutzüberschuhe1, (Permeationszeit bei 4% Formaldehyd 480 min, Leistungsstufe 6), Uvex Korbbrille, zertifiziert und baumustergeprüft¹.

1) Die detaillierten Produktinformationen zu den PSA-Produkten finden Sie unter www.berner-safety.de/



Ausführung

Produkt:	Set mit Formaldehyd-Bindemittel FSC-1
Artikel-Nr.:	100079, 100080, 100081
Größe	M, L, XL
Aufnahmefähigkeit:	1 g Bindemittel = Ø 245 g Formaldehyd 4%
Dosen - Inhalt:	312 g Bindemittel

Inhalt

Artikelbezeichnung: Persönliche Schutzausrüstung	Stück/Paar
Berner Schutzhandschuhe Manu Prene XP	1
Berner Schutzkittel	1
Berner Schutzüberschuhe	1
Uvex Korbbrille	1

Artikelbezeichnung: Hilfsmittel	Stück/Paar
Dose Formaldehyd Bindemittel FSC-1	1
Reinigungstücher Berner ISYSOFT	6
Schieber & Schaufel	1
Abfallsack + Kabelbinder	1 + 1

Lagerbedingungen

Dunkel (vor direktem UV- und Sonnenlicht schützen), kühl (+5 bis +40°C); trocken, kein Kontakt mit spitzen und / oder scharfen Gegenständen.

Entsorgung

Besonders überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel: 07 01 04*); getrennt sammeln und in luftdicht verschlossenen Behältern entsorgen.

Hersteller/Distributor

Berner International GmbH, Werner-von-Siemens-Str. 19, 25337 Elmshorn,
Tel: +49 4121 43560, Fax: +49 4121 435620, info@berner-safety.de, www.berner-safety.de