

Sicheres Arbeiten an Sicherheitswerkbanken

1



Benutzerinformation beachten!

2



Personal unterweisen und autorisieren!

3



Sicherheitswerkbank:
Einzelarbeitsplatz!

4



Persönliche Schutzausrüstung
verwenden!

5



Sicher: Grüne Kontrollleuchte!

6



Unsicher: Rote Kontrollleuchte
+ akustisches Warnsignal!

7



Kritische Tätigkeiten nur mit
Frontscheibe in Arbeitsposition!

8



Ansaugöffnungen nicht
blockieren!

9



Abluftöffnung nicht blockieren!

10



Sicherer Bereich:
Geschlossene Arbeitsfläche!

11



Arbeitsraum: Kein Abstell- oder
Lagerbereich!

12



Keine starken Wärmequellen im
Arbeitsraum (z.B. Gasbrenner)!

13



Materialtransport gut
organisieren!

14



Material vor dem Ein- und nach
dem Ausbringen reinigen und
desinfizieren!

15



Enge Kommunikation zwischen
Apotheke und Station!

16




Qualitätsorientiertes Herstellen!

17



Arbeitsraum täglich reinigen
und desinfizieren!

18

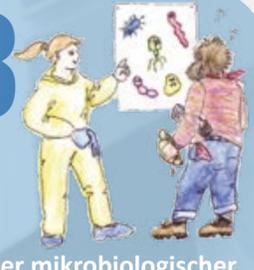


Regeln guter mikrobiologischer
und/oder aseptischer Techniken
einhalten!

19



Schnelle Armbewegungen im
Arbeitsraum vermeiden!

20

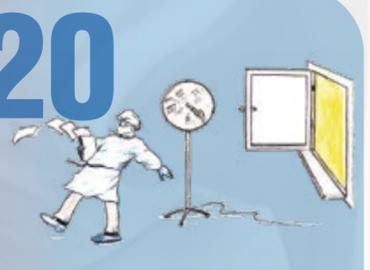

Störende Luftbewegungen in
der Umgebung vermeiden!

21



I.d.R. werden nur Partikel und
keine Gase abgeschieden!

22



Prüfung regelmäßig durch
autorisierten und fachkundigen
Service!

berner

Weitere Informationen: Berner International GmbH
info@berner-safety.de • www.berner-safety.de
Tel.: +49 4121 4356-0 • Fax: +49 41 21 4356-20